



MH 血琼脂平板使用说明书

【货号】 PB024A

【用途】 用于弯曲杆菌的药敏试验。

【成分】 (g/L)

动物组织酶解物	6.0
酪蛋白酶解物	17.5
可溶性淀粉	1.5
琼脂	13.0
无菌脱纤维羊血	5mL/100mL

【pH 值】 7.2 ± 0.2 (25°C)

【规格】 10 皿/包 × 2 包

【用法】

— 无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。

— 未使用完培养基密封后 2-8°C 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

【培养基质量控制】

质控菌株	质控指标	方法	培养条件	质控结果
空肠弯曲菌 ATCC 33291	生化特性	定性	36°C ± 1°C 22 ± 2h 微需氧培养	头孢唑林钠纸片无抑菌圈，萘啶酮酸纸片有抑菌圈

【保存条件】

— 2-8°C 避光保存。

【保质期】

三个月